

---

**Bedienungsanleitung**  
Elite-Cam  
Anbindung & Setup



## Elite-Cam mit integrierter USB Digitalkamera

Mantis Elite-Cam ist eine erweiterte Variante der erfolgreichen Mantis Stereo-Betrachtungssysteme mit einer integrierten USB2.0-Kamera für die Aufnahme und Dokumentation von aussagekräftigen Bildern.

### Arbeitsschutz



Vision Engineering und seine Produkte erfüllen die Anforderungen der Eu-Richtlinien für Elektro- und Elektronik-Alt-/ Schrottgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) und Beschränkung der Verwendung bestimmter Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Restriction of Hazardous Substances - RoHS).



## EINLEITUNG

Elite-Cam mit integrierter USB Digitalkamera	i
Arbeitsschutz	i


## INHALT

Packungsinhalt	1
Montage	2
Betrieb	2
Allgemeine Pflege und Wartung	2

## GARANTIE


### Packungsinhalt

- 1 Elite-Cam Projektionskopf
- 2 Software CD
- 3 USB Kabel
- 4 Elite-Cam AMCap Bedienungsanleitung (nicht abgebildet)
- 5 Mantis Elite Bedienungsanleitung (nicht abgebildet)
- 6 Mantis Elite-Cam Bedienungsanleitung (nicht abgebildet)

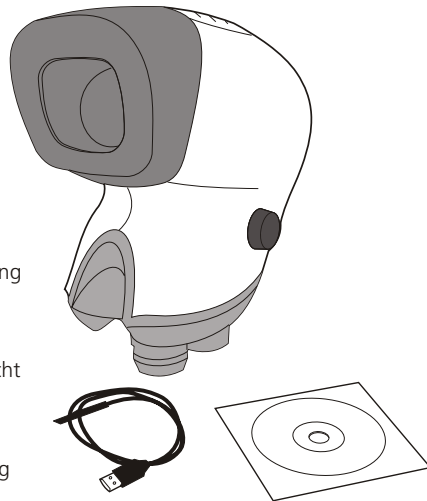

## Montage

- ▶ Befestigen Sie den Mantis Elite Projektionskopf **1**, so wie in der Bedienungsanleitung Mantis Elite beschrieben.
- ▶ Die Installation der Software wird mittels CD **2** durchgeführt. Siehe dazu die Bedienungsanleitung Elite-Cam AMCap Software.
- ▶ Schließen Sie das USB Kabel **3** auf der Rückseite des Projektionskopfes **1** an und verbinden Sie es mit ihrem Computer, so wie in der Bedienungsanleitung Elite-Cam AMCap beschrieben.

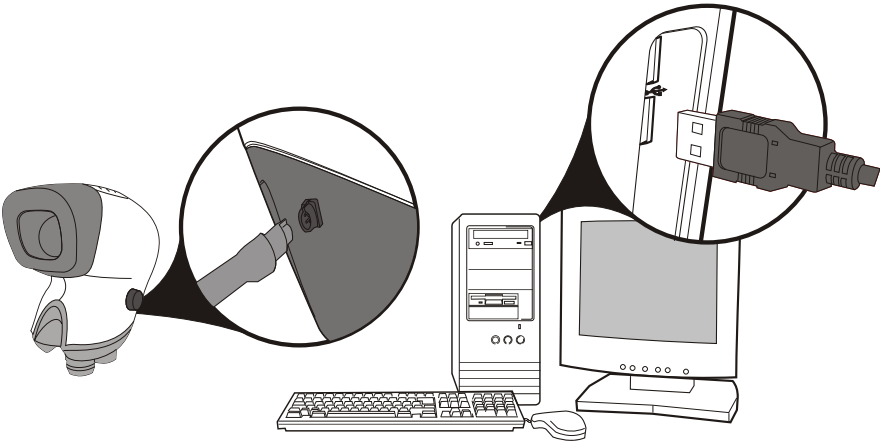

## Betrieb

- ▶ Betrieb und Nutzung, siehe dazu Bedienungsanleitung Mantis Elite.
- ▶ Bild- und Videoaufnahmen, siehe dazu Bedienungsanleitung Elite-Cam AMCap.

## Allgemeine Pflege und Wartung

- ▶ Pflege und Wartung, siehe dazu Bedienungsanleitung Mantis Elite.



## **GARANTIE**

Vision Engineering übernimmt für die gelieferte Ware eine einjährige Garantie auf Material und Fabrikation, beginnend mit dem Tag der Rechnungsstellung an den Käufer.

Sollte während der Garantiezeit ein Fehler auftreten, wird dieser nach freier Wahl von Vision Engineering im Herstellwerk oder an einem anderen geeigneten Ort beseitigt. Vision Engineering behält sich das Recht vor den Kaufpreis zurück zu erstatten, wenn eine Ersatzlieferung nicht möglich oder eine Reparatur auf kommerzieller Basis in angemessener Zeit nicht durchführbar ist. Teile, die nicht von Vision Engineering hergestellt sind unterliegen den Garantiebestimmungen des Fremdherstellers. Verschleißteile, wie z.B. Lampen oder Sicherungen sind von der Garantie ausgenommen.

Von Vision Engineering wird keine Haftung übernommen für Transportschäden, Schäden die durch Missbrauch, Achtlosigkeit oder Nachlässigkeit entstehen, sowie für Schäden die durch unsachgemäße Wartung oder Veränderungen durch nicht von Vision Engineering autorisiertes Wartungspersonal entstehen. Ferner sind alle routinemäßigen Instandhaltungsarbeiten, beschrieben in der Bedienungsanleitung, sowie alle anderen geringfügigen, rechtmäßig zumutbaren Instandhaltungsarbeiten durch den Käufer, von der Garantie ausgenommen.

Vision Engineering übernimmt keine Verantwortung für fehlerhafte Funktionen der Geräte, die auf Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Staub, ätzende Chemikalien, Ablagerung von Öl oder anderen Fremdstoffen zurückzuführen sind und sich der Kontrolle von Vision Engineering entziehen.

Mit Ausnahme der beschriebenen Garantiebestimmungen, übernimmt Vision Engineering keine andere ausdrückliche oder implizierte gesetzliche Garantie, weder für Verkäuflichkeit oder Eignung für einen besonderen Zweck. Ferner ist Vision Engineering unter keinen Umständen haftpflichtig für eventuelle Folgeschäden oder andere unvorhersehbare Schäden am Produkt oder Personen.

## Weitere Informationen...

Weltweit sind eigene Niederlassungen und autorisierte Vertretungen von Vision Engineering tätig. Weitere Informationen erhalten Sie über unten aufgeführte Adressen, Ihren lokalen Distributor, oder unsere Website.

Vision Engineering Ltd.  
**(Manufacturing)**  
Send Road, Send, Woking,  
Surrey, GU23 7ER, England  
Tel: +44 (0) 1483 248300  
Fax: +44 (0) 1483 223297  
Email: generalinfo@visioneng.com

Vision Engineering Ltd.  
**(Commercial)**  
Monument House, Monument Way West,  
Woking, Surrey GU21 5EN, England  
Tel: +44 (0) 1483 248300  
Fax: +44 (0) 1483 248301  
Email: generalinfo@visioneng.com

Vision Engineering Inc.  
**(Manufacturing & Commercial)**  
570 Danbury Road, New Milford,  
CT 06776 USA  
Tel: +1 (860) 355 3776  
Fax: +1 (860) 355 0712  
Email: info@visioneng.com

Vision Engineering Inc.  
**(Commercial West Coast USA)**  
745 West Tift Avenue, Orange,  
CA 92865 USA  
Tel: +1 (714) 974 6966  
Fax: +1 (714) 974 7266  
Email: info@visioneng.com

Vision Engineering Ltd.  
**(Central Europe)**  
Anton-Pendele-Str. 3,  
82275 Emmering, Germany  
Tel: +49 (0) 8141 40167-0  
Fax: +49 (0) 8141 40167-55  
Email: info@visioneng.de

Nippon Vision Engineering  
**(Japan)**  
272-2 Saedo-cho, Tsubuki-ku,  
Yokohama-shi, 224-0054, Japan  
Tel: +81 (0) 45 935 1117  
Fax: +81 (0) 45 935 1177  
Email: info@visioneng.jp

Vision Engineering Ltd  
**(China)**  
11J, International Ocean Building,  
720 Pudong Avenue, Shanghai,  
200120, P.R. China  
Tel: +86 (0) 21 5036 7556  
Fax: +86 (0) 21 5036 7559  
Email: info@visioneng.com.cn

Vision Engineering Ltd.  
**(France)**  
1 Rue de Terre Neuve, ZA Courtaboeuf,  
91967 Les Ulis Cedex, France  
Tel: +33 (0) 164 46 90 82  
Fax: +33 (0) 164 46 31 54  
Email: info@visioneng.fr

Vision Engineering Ltd Italia  
**(Italy)**  
Via Cesare Cantù, 9  
20092 Cinesello Balsamo MI, Italy  
Tel: +39 02 6129 3518  
Fax: +39 02 6129 3526  
Email: info@visioneng.it

Vision Engineering  
**(SE Asia)**  
Email: info@visioneng.asia

Distributor

Besuchen Sie unsere internationale Website:

[www.visioneng.de](http://www.visioneng.de)